


产品使用说明书

仓鼠卵巢癌细胞（悬浮） CHO-K1（悬浮）

货号：TCO-C047

规格：1×10⁶ cells/T25 培养瓶

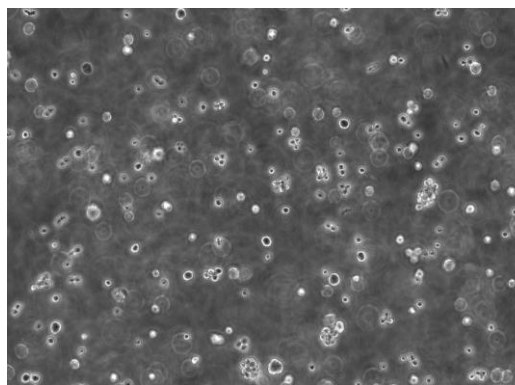

取贴壁 CHO-K1 细胞，加入 15 mL 含血清的完全培养基和 15 mL 无血清 CHO-K1 专用培养基，2 天后吸出一半培养液，加入等量的无血清 CHO-K1，每 2 天重复一次此操作，直到胎牛血清浓度低于 1% 后，以基础培养基 B001 继续培养，即培养基中血清浓度依次以 5%，2.5%，1.25%，0.625%，0% 降低。细胞在无血清 CHO-K1 专用培养基中密度达到 5 ×10⁶cells/ mL 时，即得悬浮 CHO-K1。

产品说明

细胞名称	仓鼠卵巢癌细胞（悬浮）
细胞简称	CHO-K1（悬浮）
种属来源	仓鼠
组织来源	卵巢
细胞形态	圆形
生长特性	悬浮生长
培养体系	培养体系：CD CHO Medium+Anti-Clumping Agent+L-Glutamine Solution 推荐使用海星配套 CHO-K1（悬浮）细胞专用培养基，货号：TCO-G047
注意事项	常温细胞首次收货建议 1: 2 传代
传代比例	3×10 ⁵ -5×10 ⁵ cells/mL，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：94%空气+6%二氧化碳，温度：37℃
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte® 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-R201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

MX207A6-20250304

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码

